



KIT PARA MUESTREO DE SUPERFÍCIES



ESPONJA



HISOPO

CERTIFICACIÓN EUROPEA

Diseñados según la normativa internacional ISO 18593. Norma de referencia europea para el control de la limpieza y desinfección en mataderos y plantas de despiece.

KIT MUESTREO SUPERFÍCIES CON ESPONJA

COMPOSICIÓN DEL KIT MUESTREO CON ESPONJA:

- Una bolsa Whirl-Pak con una esponja abrasiva estéril incorporada.
- Una plantilla estéril envasada en flow-pack.
- Un frasco en PET conteniendo 40ml de solución estéril De-Neutralising identificado con lote y caducidad.

Modo de empleo:

- Ponerse unos guantes estériles (no incluidos).
- Colocar la plantilla sobre las superficies a analizar y pasar la esponja por el interior del marco (20cm²).
- Volver a poner la esponja en la bolsa; verter la solución en la bolsa.
- Cerrar la bolsa y mandarla al laboratorio para su análisis.

KIT MUESTREO SUPERFÍCIES CON HISOPO

COMPOSICIÓN DEL KIT MUESTREO CON HISOPO:

- Un hisopo de algodón estéril (cabeza de 11mm Ø) envasado en flow-pack.
- Una plantilla estéril envasada en flow-pack.
- Un frasco en vidrio conteniendo 40ml de solución estéril De-Neutralising identificado con lote y caducidad.

Modo de empleo:

- Ponerse unos guantes estériles (no incluidos).
 - Humedecer el hisopo con la solución De-Neutralising.
 - Frotar el hisopo diez veces de arriba abajo por la superficie delimitada por la plantilla (20cm²).
 - Introducir el hisopo en el frasco, romper la varilla dejando el hisopo en el interior del frasco.
- Enviar el frasco con el hisopo al laboratorio a 4°C.